

BioScience Reagent 研究用試薬キャンペーン

キャンペーン期間：2025年6月16日～2025年8月29日

タンパク質分子量マーカー

- プレスティンタイプ
- 未着色タイプ

タンパク質ゲル染色

- 高感度CBB染色
- MS用銀染色
- 蛍光ゲル染色

タンパク質定量

- 界面活性剤に適應する Bradford試薬
- BCAキット

トランスフェクション試薬

- コストパフォーマンス重視のTransfection試薬
- 広範な細胞に適應できるオールマイティTransfection試薬
- 個別の細胞ごとに最適な組成のTransfection試薬

DNAラダーマーカー

抗体

- 各種タグに対する抗体 **NEW!!**
- アイソタイプコントロール関連 **NEW!!**
- がん関連抗体 **NEW!!**
- 免疫関連抗体 **NEW!!**




本冊子に掲載の研究用試薬の
無償試供品お申込みはこちらから



タンパク質分子量マーカー

■ Pre-stained (着色済み) タイプ

泳動中や転写後のメンブレンでのバンド確認に最適
各バンドにあらかじめ青・赤・黄などの色素が付いているため、泳動中やプロットング後にバンドを目視で確認できます。3色タイプ(SP-2140)、青1色タイプ(SP-2120)、天然タンパク質を使用した青1色タイプ(SP-0120、SP-1120)等のラインナップからお選びください。

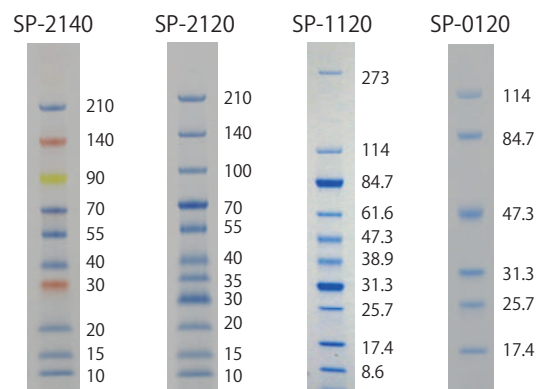


製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
3-color Prestained XL-Ladder	500 μ L (100回分)	SP-2140	¥ 23,000	¥ 18,400
	500 μ L $\times$ 3 (300回分)	SP-2140-3	¥ 62,000	¥ 49,600
	500 μ L $\times$ 10 (1,000回分)	SP-2140-10	¥ 184,000	¥ 147,200
Prestained XL-Ladder Broad	500 μ L (100回分)	SP-2120	¥ 18,250	¥ 14,600
	500 μ L $\times$ 3 (300回分)	SP-2120-3	¥ 51,750	¥ 41,400
	500 μ L $\times$ 10 (1,000回分)	SP-2120-10	¥ 155,250	¥ 124,200
プレーステンドマーカー	250 μ L (50回分)	SP-1120	¥ 20,500	¥ 16,400
	250 μ L $\times$ 3 (150回分)	SP-1120-3	¥ 55,750	¥ 44,600
	500 μ L (100回分)	SP-0120	¥ 20,500	¥ 16,400
	500 μ L $\times$ 3 (300回分)	SP-0120-3	¥ 55,750	¥ 44,600

■ Un-stained (未着色) タイプ

正確な移動度&シャープなバンドで分子量推定に最適

高度に精製したタンパク質を使用しているため、バンドがシャープで見やすいです。リコンビナントタンパク質を使用したXL-Ladderシリーズ(SP-2110)と天然タンパク質を使用したシリーズ(SP-1110, SP-0110)がございます。

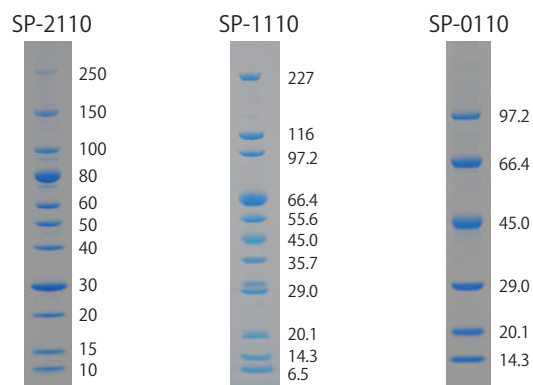

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
XL-Ladder Broad	500 μ L (100回分)	SP-2110	¥ 18,250	¥ 14,600
	500 μ L $\times$ 3 (300回分)	SP-2110-3	¥ 51,750	¥ 41,400
	500 μ L $\times$ 10 (1,000回分)	SP-2110-10	¥ 155,250	¥ 124,200
分子量マーカー	500 μ L (100回分)	SP-1110	¥ 20,500	¥ 16,400
	500 μ L $\times$ 3 (300回分)	SP-1110-3	¥ 55,750	¥ 44,600
	1000 μ L (200回分)	SP-0110	¥ 20,500	¥ 16,400
	1000 μ L $\times$ 3 (600回分)	SP-0110-3	¥ 55,750	¥ 44,600




タンパク質 SDS-PAGE ゲル染色試薬

高感度CBB染色キット

- 刺激の強い酢酸、メタノール不含
- 1液で染色可能なready to useタイプ
- 独自の増感試薬を使うと高感度検出が可能

CBB染色液中に浸すと、数分後からバンドが見え始めます。
1時間程度染色してから超純水で1時間洗浄すれば、10～20ng 程度のバンドが認識できるようになります。さらに高感度化したい場合は、増感試薬を加えることで、3～5ng 程度のバンドまで視認できるようになります。


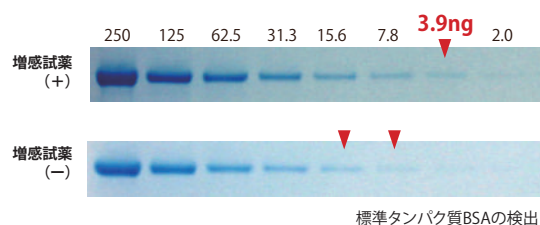


製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
高感度CBB染色キット	染色液1L, 増感液100mL	SP-4010	¥ 23,000	¥ 18,400
高感度CBB染色液	染色液1L	SP-4011	¥ 20,125	¥ 16,100

MS用銀染色キット

- 質量分析に最適化 (グルタルアルデヒド不含)
- 高感度の染色が可能
- 染まりにくい塩基性タンパク質でも高感度に染色可能


アプロサイエンスのMS用銀染色キットは、タンパク質の染色感度もその後の質量分析での検出も最大となるよう最適化しています。また、一般的に銀染色法では、タンパク質によって染色性に大きな差があり、特に塩基性タンパク質の染色性が悪いのですが、本キットでは塩基性タンパク質でも染色性が大きく劣らないように独自の試薬組成を開発しました。

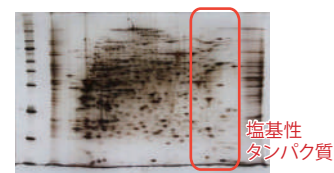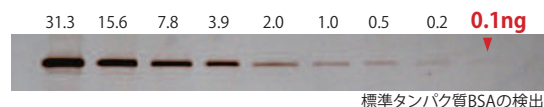

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
MS用銀染色キット (+脱銀染色液)	ゲル20枚染色分	SP-4020	¥ 24,000	¥ 19,200
MS用銀染色キット	ゲル20枚染色分	SP-4021	¥ 23,000	¥ 18,400

蛍光ゲル染色試薬 One-Step Ruby

- 溶液交換が不要
- 迅速に操作完了 (所要時間 90分間)

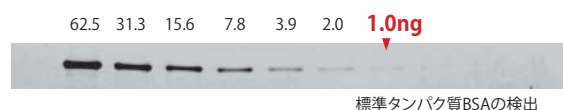

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
蛍光ゲル染色試薬 One-Step-Ruby	1L	SP-4040	¥ 37,750	¥ 30,200



タンパク質定量キット

Bradford法


Coomassie Dyeがタンパク質と結合すると最大吸収波長が465nm (褐色) から595nm (青色) にシフトすることを利用した方法です。

- <利点> ・短時間 (インキュベート時間5分)
 ・阻害物質が少ない
- <欠点> ・タンパク質によって発色率に差がある

BCA法


アルカリ性条件下でペプチド結合がCu(II)をCu(I)に還元する反応と、Cu(I)とBCA(bicinchoninic acid)の錯体形成(562nm)という二段階の反応に基づいた方法です。

- <利点> ・タンパク質による発色率の差が小さい
 ・ダイナミックレンジが広い (1-2,000 ug/mL)
- <欠点> ・阻害物質が多い

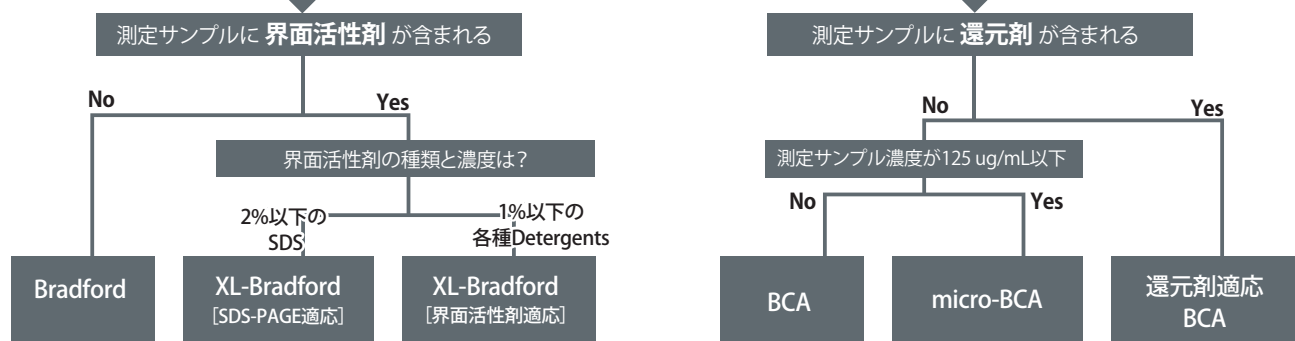

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
総タンパク質定量試薬 [Bradford]	500mL (5×)	KY-1020	¥ 12,500	¥ 10,000
XL-Bradford [SDS-PAGE適応]	100mL (5×)	KY-1030	¥ 17,250	¥ 13,800
	500mL (5×)	KY-1031	¥ 62,000	¥ 49,600
XL-Bradford [界面活性剤適応]	100mL (5×)	KY-1040	¥ 17,250	¥ 13,800
	500mL (5×)	KY-1041	¥ 62,000	¥ 49,600
総タンパク質定量試薬 [BCA]	500~1,000測定分	KY-2010	¥ 51,750	¥ 41,400
総タンパク質定量試薬 [micro-BCA]	400測定分	KY-2020	¥ 51,750	¥ 41,400
総タンパク質定量試薬 [還元剤適応BCA]	200測定分	KY-2030	¥ 51,750	¥ 41,400

XL-Bradford [SDS-PAGE適応] / XL-Bradford [界面活性剤適応] の特徴

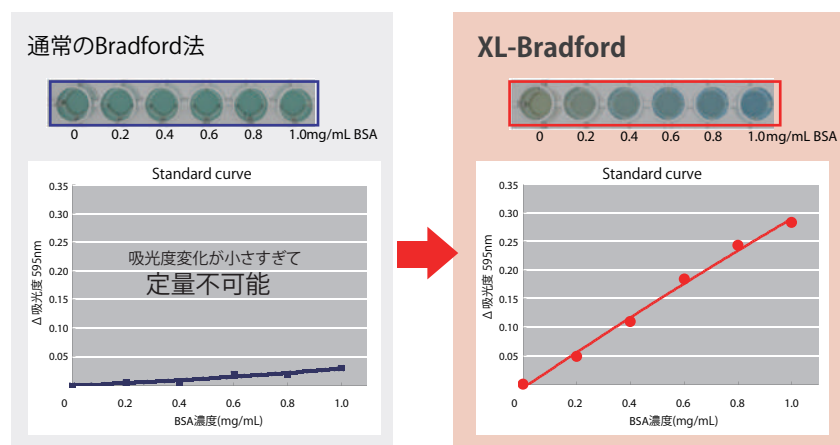

SDS-PAGEサンプルバッファーを用いて0~1.0mg/mLの標準タンパク質(BSA)溶液を調製し、通常のBradford試薬とXL-Bradford[SDS-PAGE適応]を用いて検量線を作製しました。SDS-PAGEサンプルバッファーを含んだサンプルは、通常のBradford法では測定できませんが、本試薬では測定可能です。

DNA Molecular Weight Marker




試供品のご依頼はWebから
https://apro-s.com/



DNA分子量マーカー XL-DNA Ladder

XL-DNA Ladder シリーズは、シャープなバンドが特徴のDNAラダーです。分子量範囲やバンド数の違う6種類をラインナップしています。

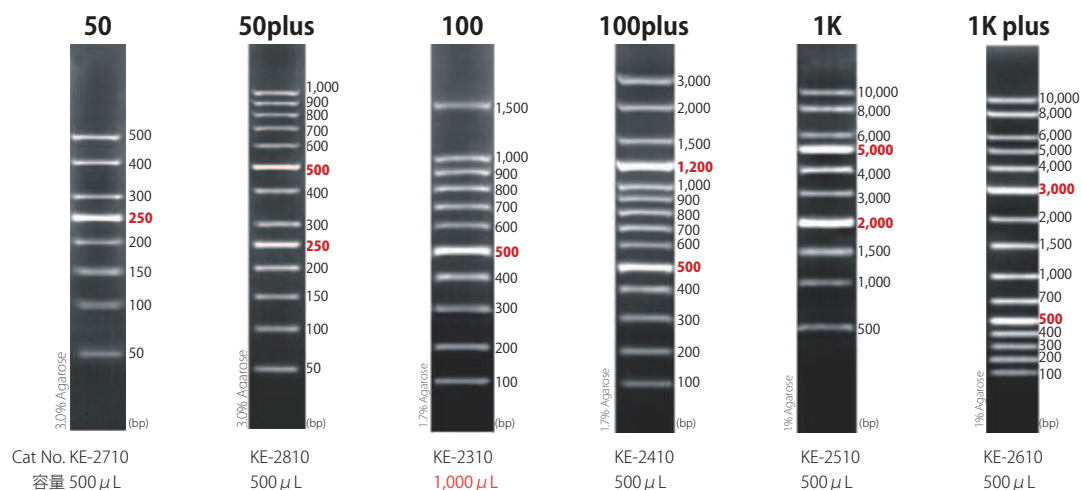

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
XL-DNA Ladder 50	500 μ L (100回分)	KE-2710	¥ 6,750	¥ 5,400
	500 μ L $\times$ 5 (500回分)	KE-2710-5	¥ 33,500	¥ 26,800
XL-DNA Ladder 50 plus	500 μ L (100回分)	KE-2810	¥ 6,750	¥ 5,400
	500 μ L $\times$ 5 (500回分)	KE-2810-5	¥ 33,500	¥ 26,800
XL-DNA Ladder 100	1,000 μ L (200回分)	KE-2310	¥ 6,750	¥ 5,400
	1,000 μ L $\times$ 5 (1000回分)	KE-2310-5	¥ 33,500	¥ 26,800
XL-DNA Ladder 100 plus	500 μ L (100回分)	KE-2410	¥ 6,750	¥ 5,400
	500 μ L $\times$ 5 (500回分)	KE-2410-5	¥ 33,500	¥ 26,800
XL-DNA Ladder 1K	500 μ L (100回分)	KE-2510	¥ 6,750	¥ 5,400
	500 μ L $\times$ 5 (500回分)	KE-2510-5	¥ 33,500	¥ 26,800
XL-DNA Ladder 1K plus	500 μ L (100回分)	KE-2610	¥ 6,750	¥ 5,400
	500 μ L $\times$ 5 (500回分)	KE-2610-5	¥ 33,500	¥ 26,800

お申込み方法 試供品(無料サンプル)

簡単!
たった 2 分でお申込み!



QRコードより
申込サイトにアクセスして
お申し込みください。

Step①




QRコード読み込み

Step②



プルダウンで製品選択
氏名、所属、
メールアドレス等を入力
(1~2分程度)

Step③

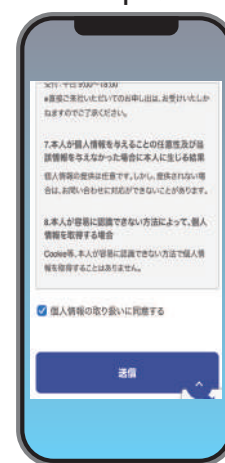

「個人情報の取り扱い」に同意
送信
申込み完了!!



トランスフェクション試薬


Avalanche® Everyday Transfection Reagent 【コストパフォーマンス重視】

- 代表的な細胞に高効率トランスフェクション
- DNA、siRNA、co-transfectionに使用可能
- 血清存在下で使用可能
- 圧倒的低コスト。比べてみてください！

■ **Avalanche®-Everyday Transfection Reagent が適応する細胞例**
293, Hep G2, LOX-IMVI, Cos-7, human primary dermal fibroblast, HeLa, CHO, MDCK, 786-O など、汎用的に使用されている細胞に適しています。

各社Transfection試薬を用いてeGFP発現ベクターをHEK-293細胞、U-251細胞、LOX-IMVI細胞、hiPS細胞へトランスフェクションしました。Avalanche®-Everyday Transfection Reagentは、他社トランスフェクション試薬に比べて高効率・高生存率でした。また、一度のコストも圧倒的に低価格です。

※図中の概算コストは24wellプレートを使用した場合の試薬使用量から算出したものです

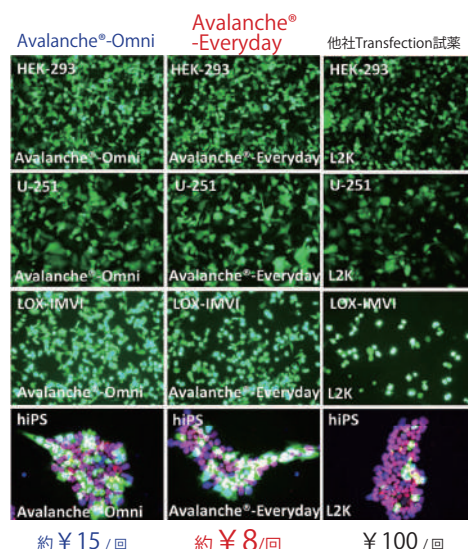



製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
Avalanche® Everyday Transfection reagent	0.75mL	EZT-EVDY-1-0.75	¥ 33,000	¥ 26,400
	1.5mL	EZT-EVDY-1-1.5	¥ 50,000	¥ 40,000

Avalanche® Omni Transfection Reagent 【オールマイティ】

- 独自の脂質-ポリマー比で高効率・低毒性を実現
- DNA、siRNA、co-transfectionに使用可能
- トランスフェクションが困難な細胞にも有効

■ **Avalanche®-Omni Transfection Reagent が適応する細胞例**
Avalanche® Omniでは、トランスフェクションがより難しい細胞への適応が確認できています。例えば、HUVECのような初代培養細胞や、Sp2/Ag14のような浮遊細胞、RAW264.7などマクロファージ由来細胞、SF268, SF295, SNB75等のいくつかのヒトグリオーマ細胞など、トランスフェクションが困難と言われる種類の細胞にも実績があります。

【siRNA のトランスフェクション例】 Avalanche®-Omni transfection reagent を用いて、ヒトROCK1遺伝子のsiRNA (10nM) をHeLa細胞へトランスフェクションしたところ、ROCK1遺伝子の発現を90%以上ノックダウンできました (図A)。また、アクチンストレスファイバーをFITCでラベルしたファロイジンで染色したところ、siRNA未導入の細胞 (図B左) に比べROCK1 siRNAを導入した細胞 (図B右) はストレスファイバーの形状が破壊されていることが確認できました。

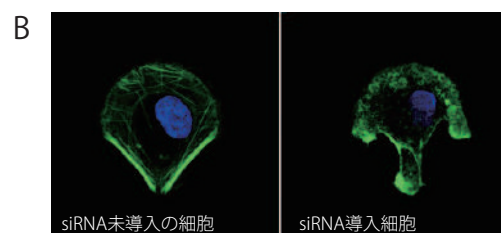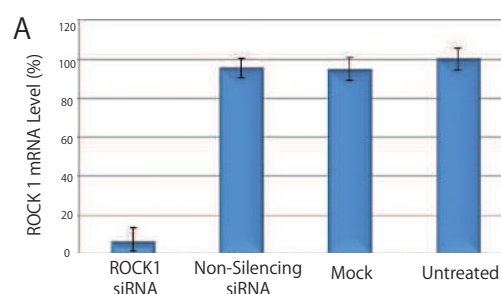

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
Avalanche® Omni Transfection reagent	0.75mL	EZT-OMNI-1-0.75	¥ 66,000	¥ 52,800
	1.5mL	EZT-OMNI-1-1.5	¥ 100,000	¥ 80,000

180種類の細胞別 トランスフェクション試薬

- 使用する細胞に最適化された試薬
- 初代細胞 33種類、細胞株 147種類 に適した試薬をラインナップ
- 独自の脂質-ポリマー比で高効率・低毒性を実現
- DNA、siRNA、co-transfectionに使用可能
- 動物由来成分不含


Cell Specific Transfection
ラインナップはこちらから



<https://apro-s.com/files/Avalanche2023.pdf>


Why Cell Type Specific Transfection?

現在市販されている多くのトランスフェクション試薬は数種類のよく使用される細胞に最適化されています。そのため、使用する細胞によってはトランスフェクション効率が低くなったり、細胞毒性が高くなったりする可能性があります。また、プロトコルを最適化するために様々な検討を行う必要があります。そこで、EZ Biosystemsでは、脂質、ポリマー、ペプチド、デンドリマー、リン酸カルシウムなど正電荷を持つ分子を独自の組成で配合した180種類のトランスフェクション試薬をデザインし、細胞ごとにスクリーニング。細胞ごとにプロトコルも最適化されているため、失敗なくトランスフェクションが行えます。

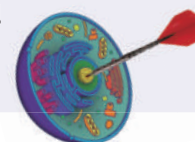

▶ 困難な細胞にも、高効率で Transfection 可能!


Hepa1-6 Cell Avalanche® Transfection Reagentを用いてeGFP発現ベクターをマウス肝細胞株Hepa1-6へトランスフェクションしました。24時間後のトランスフェクション効率はほぼ100%でした。一般にトランスフェクションが困難とされる細胞株でも、その細胞に最適になるように開発されたAvalancheシリーズなら、容易にトランスフェクションできる可能性があります。

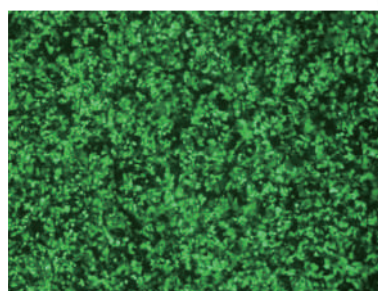

eGFP発現ベクターを導入したマウス肝細胞株 Hepa 1-6

▶ 初代培養細胞にも、高効率で Transfection 可能!

MEF Avalanche® Transfection Reagent(EZT-MEFS-1)を用いてMEF細胞(マウス胎児繊維芽細胞)にGFPベクター(pEGFP-N3)をトランスフェクションしました。

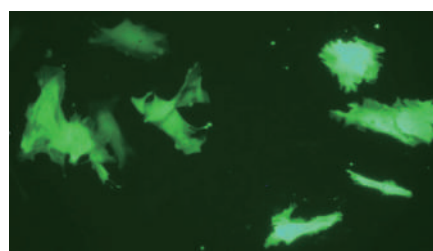

180種類の細胞ごとに最適な試薬をラインナップ。各 製品コード一覧はこちら →



<https://apro-s.com/files/Avalanche2023.pdf>

製品名	包装	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
Avalanche® Cell Specific Transfection Reagent	0.5mL	EZT-****-1-0.5	¥ 120,000	¥ 96,000
	1.5mL	EZT-****-1-1.5	¥ 180,000	¥ 144,000



各種タグに対する抗体

Top pick!!

抗 His tag 抗体


Hisタグ「HHHHH (5残基)」と特異的に結合するモノクローナル抗体

- N 末端と C 末端の His タグを検出することが可能です。Kd 値 4.4×10^{-9} M。
(4xHis「HHHH (4 残基)」でも反応することは確認されています。)

抗体: マウス モノクローナル抗体 (Clone No. HisMab-1) mouse IgG_{2b}, kappa

抗原: Hisタグ (HHHHH (5残基))

アプリケーション: Purification, IP, IHC, WB, FACS

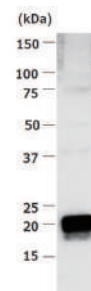

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
抗 His tag 抗体 100 µg	AB-2001-1	¥ 17,500	¥ 14,800

Top pick!!

抗 PA tag 抗体


PAタグ「GVAMPGAEDDVV (12残基)」と特異的に結合するモノクローナル抗体。

- PA タグ「GVAMPGAEDDVV (12 残基)」と特異的に結合するモノクローナル抗体
- 他の代表的なタグ⇄抗タグ抗体の結合と比較すると、PA タグ⇄抗 PA タグ抗体の結合はおおよそ 10~100 倍高い。(平衡解離定数: K_D 値が小さい)。
- 解離速度も非常に遅いため、タンパク質精製の際に目的タンパク質の取りこぼしを減らすことができる。

抗体: ラット モノクローナル抗体 (Clone No. NZ-1) rat IgG_{2a}, lambda

抗原: PAタグ (GVAMPGAEDDVV (12残基))

アプリケーション: Purification, IP, IHC, WB, FACS

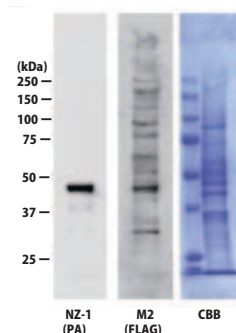

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
抗 PA tag 抗体 100 µg	AB-1001-1	¥ 17,500	¥ 14,800

【 Line up 】 抗タグ抗体

タンパク質の検出・精製に利用できるタグ抗体です。

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
抗 MBP tag 抗体 50 µg	AB-1002-1	¥ 17,500	¥ 14,800
抗 MAP tag 抗体 50 µg	AB-1003-1		
抗 RAP tag 抗体 50 µg	AB-1004-1		
抗 BAP tag 抗体 50 µg	AB-1005-1		

※ 容量 500 µg をご希望の際は、お問い合わせ下さい。



抗タグ抗体 製品情報

抗 MBP tag 抗体、抗 MAP tag 抗体など
詳細は、こちらのQRコード をご覧ください。

アイソタイプコントロール 関連 **NEW!!**

抗体は、特定のタンパク質などの抗原に特異的に結合しますが、
抗体の特異性に依存せず、非特異的に抗原以外のタンパク質と結合する場合があります。

非特異的な結合（オフターゲット）は、試験系によっては、バックグラウンドを発生させ、目的抗体の本来の反応を不明確にすることがあります。この非特異的な結合（オフターゲット）は、ネガティブコントロールを試験することによって評価されます。

ネガティブコントロールに使用される抗体は、アイソタイプコントロール (Isotype control) と呼ばれています。

アイソタイプコントロールは、試験系において特定の抗原と反応しない抗体を利用する必要があります。

また、アイソタイプコントロールを選択する際には、試験に使用する目的抗体と、宿主の動物種、抗体のクラス / サブクラス が同一であることをご確認ください。

【 Line up 】 Isotype control 関連

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
NEW!! mouse IgG1 Isotype Control 50 μ g	AB-1034-1	¥ 17,500	¥ 14,800
NEW!! mouse IgG2a Isotype Control 50 μ g	AB-1035-1		
NEW!! mouse IgG2b Isotype Control 50 μ g	AB-1036-1		
NEW!! mouse IgM Isotype Control 50 μ g	AB-1037-1		
NEW!! rat IgG1 Isotype Control 50 μ g	AB-1038-1		
NEW!! rat IgG2a Isotype Control 50 μ g	AB-1039-1		
NEW!! rat IgG2b Isotype Control 50 μ g	AB-1040-1		
NEW!! human IgG1 Isotype Control 50 μ g	AB-1041-1		

※ 容量 500 μ gをご要望の際は、お問い合わせ下さい。



アイソタイプコントロール抗体 製品情報
詳細は、こちらのQRコードをご覧ください。



がん関連抗体

anti-CD44s mAb (C44Mab-5)

ヒト standard (CD44s) と variants (CD44v3-10) の両方と結合するモノクローナル抗体

CD44 は、細胞接着、移動、増殖、分化、生存に関連するさまざまな遺伝子を制御する膜貫通糖タンパク質です。

本抗体は、CD44 standard (CD44s) と variants (CD44v3-10) の両方を認識します。

(各 variants CD44v3-10 を特異的に認識できる抗体の取り扱いもございます。)

抗体: マウスモノクローナル抗体 (Clone No. C44Mab-5) mouse IgG₁, kappa


抗原: ヒト CD44

アプリケーション: IHC, WB, FACS

■ 免疫組織染色

anti-CD44s mAb (C44Mab-5) を用いて、口腔扁平上皮癌の免疫組織染色を行った。

抗原賦活化を行った後、切片を 1 μg/mL の本抗体を用いてインキュベートを行い、DAB で発色を行った (A, B, E, F)。

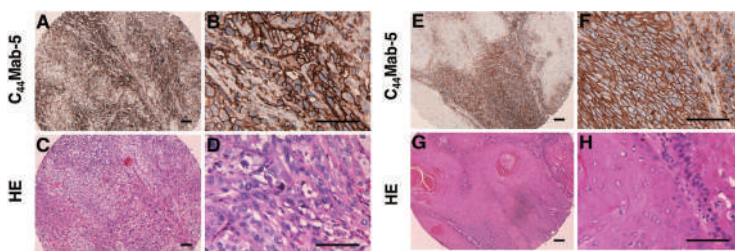

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
anti-CD44s mAb (C44Mab-5) 50 μg	AB-1014-1	¥ 17,500	¥ 14,800

【 Line up 】 がん関連 抗体

がん関連タンパク質に対する抗体です。

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
NEW!! anti-CD44v3 mAb(C44Mab-6) 50 μg	AB-1042-1	¥ 17,500	¥ 14,800
NEW!! anti-CD44v4 mAb(C44Mab-108) 50 μg	AB-1043-1		
NEW!! anti-CD44v5 mAb(C44Mab-3) 50 μg	AB-1044-1		
NEW!! anti-CD44v6 mAb(C44Mab-9) 50 μg	AB-1045-1		
NEW!! anti-CD44v7/v8 mAb(C44Mab-34) 50 μg	AB-1046-1		
NEW!! anti-CD44v8 mAb(C44Mab-94) 50 μg	AB-1047-1		
NEW!! anti-CD44v9 mAb(C44Mab-1) 50 μg	AB-1048-1		
NEW!! anti-CD44v10 mAb(C44Mab-18-mG1) 50 μg	AB-1049-1		
anti-ATRX mAb (AMab-6) 50 μg	AB-1006-1		
anti-IDH1-R132H mAb (HMab-1) 50 μg	AB-1007-1		
anti-IDH1-R132H mAb (HMab-2) 50 μg	AB-1008-1		
anti-human PDPN mAb (NZ-1) 100 μg	AB-1033-1		
anti-human PDPN mAb (LpMab-12) 50 μg	AB-1009-1		
anti-human PODXL mAb (PcMab-47) 50 μg	AB-1010-1		
anti-EGFR mAb (EMab-134) 50 μg	AB-1011-1		
anti-HER2 mAb (H2Mab-139) 50 μg	AB-1012-1		
anti-CD20 mAb (C20Mab-60) 50 μg	AB-1013-1		
anti-CD133 mAb (CMab-43) 50 μg	AB-1015-1		
anti-TROP2 mAb (TrMab-29) 50 μg	AB-1016-1		

※ 容量 500 μg をご希望の際は、お問い合わせ下さい。



がん関連抗体 製品情報

詳細は、こちらのQRコードをご覧ください。



免疫関連抗体

NEW!!

anti-mouse CCR8 mAb (C8Mab-2)

マウス CCR8(CC chemokine receptor type-8) と特異的に結合するモノクローナル抗体

CCR8 は、制御性 T 細胞およびヘルパー T 細胞に発現している G タンパク質共役受容体 (GPCR) です。

本抗体は、cell-based 抗体作製技術 (CBIS 法) を用いて取得されています。

抗体: ラットモノクローナル抗体 (Clone No. CgMab-2) rat IgG_{2b}, kappa


抗原: マウス CCR8(CC chemokine receptor 8)

アプリケーション: FACS, ICC

■ 免疫組織染色

本抗体 (anti-mouse CCR8 mAb (CgMab-2)) 10 µg/mL を用いて、免疫組織染色を行った。

本試験の結果、本抗体は、免疫組織染色において、(A) P388 細胞 (マウスリンパ球様細胞株) と (B) J774-1 細胞 (マウスマクロファージ様細胞株) の内因性 CCR8 を検出することが示された。Scale bar = 20 µm.

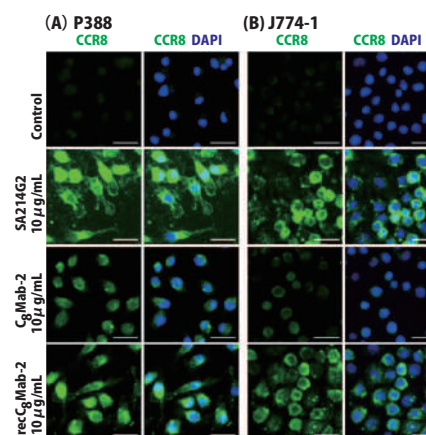

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
anti-mouse CCR8 mAb (C8Mab-2) 50 µg	AB-1026-1	¥ 17,500	¥ 14,800

【 Line up 】 免疫関連 抗体

CC chemokine receptor (CCR) 等、免疫関連タンパク質に対する抗体です。

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格 (税別)
anti-human CCR9 mAb (C9Mab-1) 50 µg	AB-1020-1		
anti-mouse CCR1 mAb (C1Mab-6) 50 µg	AB-1021-1		
anti-mouse CCR2 mAb (C2Mab-6) 50 µg	AB-1017-1		
NEW!! anti-mouse CCR3 mAb (C3Mab-4) 50 µg	AB-1022-1		
NEW!! anti-mouse CCR4 mAb (C4Mab-1) 50 µg	AB-1023-1		
NEW!! anti-mouse CCR5 mAb (C5Mab-4) 50 µg	AB-1024-1		
NEW!! anti-mouse CCR6 mAb (C6Mab-9) 50 µg	AB-1018-1		
NEW!! anti-mouse CCR7 mAb (C7Mab-2) 50 µg	AB-1025-1	¥ 17,500	¥ 14,800
NEW!! anti-mouse CCR8 mAb (C8Mab-2) 50 µg	AB-1026-1		
NEW!! anti-mouse CCR9 mAb (C9Mab-24) 50 µg	AB-1027-1		
anti-mouse CXCR1 mAb (Cx1Mab-1) 50 µg	AB-1028-1		
anti-mouse CXCR3 mAb (Cx3Mab-4) 50 µg	AB-1029-1		
anti-mouse CXCR4 mAb (Cx4Mab-1) 50 µg	AB-1030-1		
anti-mouse CXCR5 mAb (Cx5Mab-3) 50 µg	AB-1031-1		
anti-mouse CXCR6 mAb (Cx6Mab-1) 50 µg	AB-1019-1		
anti-mouse ACKR4 mAb (A4Mab-2) 50 µg	AB-1032-1		

※ 容量 500 µg をご希望の際は、お問い合わせ下さい。



免疫関連抗体 製品情報

詳細は、こちらのQRコード をご覧ください。

Service & Support

プロテオーム解析
受託サービス

キャンペーン
One More Replication

網羅的・定量的プロテオーム解析
DIA 法による高深度分析もご提案

One More Replication キャンペーン 開催中!!

N数が多いほど、おトクなキャンペーンです。

統計解析に必要なデータポイント数を!
Replicate サンプルの分析を特価でご提案。

2025 年 7 月 11 日 サンプル受付分まで

- ・生物種を問わず (ヒト、マウス、動物、植物、微生物、昆虫、etc)
- ・サンプル種を問わず (組織、細胞、体液、培養上清、精製物、バイオチン化、etc)
- ・臨床検体も対応可能 (FFPE組織)



革新的プロテオーム解析
Olink® Target解析
受託サービス

わずか 1 µL の血清・血漿から
サイトカイン・ケモカイン等を
マルチプレックスに定量解析

Olink プロテオーム解析

- ・1 microL の血清・血漿から定量的なサイトカインプロファイルが可能
- ・多因子 (92タンパク質) を同時測定
- ・同時に多検体 (88検体) を測定

Olink® Target 解析で何ができる...?!

患者層別化マーカー探索、安全性・有効性、メカニズム解析、予後予測、
早期診断マーカー探索、コホート調査・疫学研究、食品の機能性評価試験



【個別オンラインセミナー】
プロテオーム解析

個別オンラインセミナーのご案内

興味はあるけど... という方へ。

- 『自分の研究テーマにおいて、プロテオーム解析で何が分かるの?』
『まだ具体的ではないけど、プロテオーム解析するなら、
どんな準備を進めたらよいか知りたい』

実際に分析・解析を行う技術担当者から、個別対話型でご説明いたします。
ぜひお気軽に、お申込みください。

